

Organoid MoistuRizing Buffer (类器官润洗液)

货号: OMR-100

产品介绍

类器官润洗液是一款为了防止细胞黏附的细胞培养耗材润洗液,可用于润洗多种规格的离心管、培养皿、培养板、移液管、过滤器等达到降低其表面张力和减少细胞黏附的效果,尤其是在类器官培养传代、冻存过程中能有效避免细胞黏附产生样本损耗的问题。

产品信息

产品组成	货号	规格	储存条件及周期
------	----	----	---------

Organoid MoistuRizing Buffer

OMR-100

100ml

4℃, 1 年

使用说明

用此产品预先润洗细胞或类器官培养实验中所需的离心管、培养皿、移液管、过滤器内表面后,继续后续实验操作。本产品也同样适用于细胞或组织培养的其他条件下细胞黏附问题,只需预先润洗培养耗材内表面即可,本产品性质稳定,且对细胞状态或后续实验操作不会造成其他影响。

注意事项:

本产品经过无菌处理,分装时请在无菌条件下进行。为了您的安全与健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

